

Title:	Error Code #13	ID:	
			0286
Date in:	Response:	Model:	Author:
2007-07-06	2007-07-06	LPX220	CMa

Q:

wir besitzen seit ca. 5 Monaten eines Ihrer tollen Liconic-Hotels (LPX 220; Serial No. 3477). Leider brach es nun zum zweiten mal, innerhalb weniger Wochen, wegen eines unload errors (Fehlercode 10253) ab. Kann der Fehler genauer spezifiziert werden? Schrittverlust, Crash oder Sensorfehler??

Im Error-Konverter steht nichts genaues.

Die Platte wurde aus dem Stacker auf die Schaufel geladen und verblieb dort.

A:

Das System meldet einen Fühler 13. Anscheinend haben Sie das PlateTrace aktiviert (1611=1). Dabei stoppt das System, wenn eine Platte nicht Be- oder Entladen konnte. In Ihrem Fall scheid bei einem Export keine Platte bei der Kassette geladen worden zu sein.

Falls der Fehler zu „unrecht“ gemeldet wurde scheint die Platte nicht richtig erkannt worden sein. In den meisten Fällen hilft das Versetzen des PlateDetection Sensors die Erkennung zu verbessern. Zum Versetzen können sie den Montageklotz des Sensors um eine Schraube versetzen. Der Montageklotz wird in diesem Fall nur mit einer Schraube befestigt.

