

Title:	Idle-Beeping			ID:
				0372
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2015-09-18	2015-09-18	STX44	CMA	

Q:

Wir haben einen Liconic STX44 in eine unserer Anlagen verbaut, der durch einen SiLA Treiber ihres Hauses angesprochen wird. Der Kühlschrank ist stets am Netz um die Temperatur von 4°C zu halten. Bevor der Kühlschrank initialisiert wird, meldet der Kühlschrank im Rhythmus von circa 2 Sekunden durch ein Piepsen, dass dieser Idle ist. Erst durch Reset/Initialize verstummt dieses Piepsen. Da wir die Geräte erst nach circa 10 Minuten initialisieren, plagt der Kühlschrank den Bediener durch das penetrante Piepsen. Der Kühlschrank wird von uns kontinuierlich abgefragt und die Temperatur geloggt. Das Piepsen würden wir entsprechend gerne abschalten. Kann man softwareseitig oder auch durch eine Anpassung an der Hardware den Summer stummschalten? Wir verfügen über entsprechend geschultes Fachpersonal, die eine erforderliche Anpassung auch durchführen könnten.

A:

Wir können Ihnen eine spez. FW zukommen lassen, bräuchten aber hierzu die SNr. zum Gerät. Sie können alternativ auch das Intervall extrem verlangsamen indem Sie über ein Terminal:

WS T77 65535

schicken. Änderung ist permanent. Für Back-up bitte vorher Wert auslesen:

RD T77