

Title:	Single commands for carrousel positioning			ID:
				0302
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2002-10-26	2002-10-26	LDR	CMa	

Q:

Gibt es eine Möglichkeit per facts oder gemini oder single commands die Teller gezielt in eine Position (1-9) zu steuern?

Ohne das ich scannen muss (so hab ich es bis jetzt gemacht, damit ich Tower 7 vorne zum laden bereit habe, scanne ich einfach Tower 9... doch das ist halt nicht das gelbe vom ei.

Die com schnittstelle ist nat. durch facts belegt und kann nicht freigegeben werden...

A:

Ja, falls Du ein Terminalfenster hast.

Das Command ist

WR DM0 n (n=1..9)