

Title:	Plattenhubweg in Kassetten zu klein	ID:	
		0336	
Date in:	Response:	Model:	Author:
2008-11-13	2008-11-13	-	CMa

Q:

Habe noch eine Frage - wenn ich den Endlostest StxCyt732 test laufen lassen will, holt die Schaufel das Rack im Stacker 1 Level 1 und verfährt dann aber zu wenig hoch und kann das Rack in der nächsten Position nicht einschieben. Ist da ein Höhenproblem vorhanden - resp. kann das noch ohne grossen Aufwand behoben werden?
Das Gerät funktioniert sonst sehr gut und passt in allen Stackerpositionen.

A:

Bevor Du etwas änderst kontrolliere doch bitte ob die Kassetten (-stege) nicht verbogen / verkippt sind.

Dieser Hub ist im DM21 definiert.

RD DM21 ; auslesen
WR DM21 200 ; Setzt Hub auf 200

Achtung:

- Änderung wird erst nach Initialisierung wirksam
- Auf der obersten Etage darauf achten, dass Liftwagen nicht an oberem Anschlag anstösst (ist ziemlich knapp)