

<b>Title:</b>	<b>DoorSwitch Carrsouel Rotation</b>			<b>ID:</b>
				0367
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2014-09-18	2004-04-27		C <i>Ma</i>	

**Q:**

Unser Service Ingenieur vor Ort beschwert sich darüber, dass das Karussell nicht stoppt, wenn man die Glastür aufmacht.

**A:**

Ist der Überbrückungsschalter am Modul (Kippschalter) ausgeschaltet? Please check RD 1811 (DoorClosed)